

Juhtmeta südame löögisageduse moodul

PS-3566

PASCO

Lühike juhend

012-15686B



Märkus. Täiendav teave seadme kasutamise kohta võib olla leiate SPARKvue ja PASCO Capstone'i spikrist.

Nõutav varustus

Juhtmeta pulsimooduli kasutamiseks on vaja ühte järgmistest tarvikutest:

- PS-3566 pulsisageduse harjutusrihm (kaasas PS-3607-ga) • PS-3565 pulsisageduse käepidemed (kaasas PS-3206-ga)

Juhtmevaba pulsimooduli abil andmete kogumiseks on vaja ühte järgmistest tarkvararakendustest.

- SPARKvue
- PASCO Capstone

Ainult hariduslikuks kasutamiseks

Märkus. See ei ole meditsiiniseade. See on mõeldud ainult hariduslikuks otstarbeks ja seda ei tohiks kasutada üheski meditsiinilises protsessis, nagu elu toetamine või patsiendi diagnoosimine. Samuti ei ole see ette nähtud kasutamiseks kraadiõppes ega töötuses, sealhulgas tööstusliku kontrolli või mis tahes tüüpi tööstuslike katsete jaoks.

Installige või värskendage tarkvara

Juhtmeta pulsimooduli kasutamiseks on vaja PASCO Capstone'i või SPARKvue uusimat värskendust. Laadige tarkvara alla asukohtades toodud allpool.

SPARKvue

Windows/macOS

Minge aadressile pasco.com/sparkvue, seejärel klõpsake nuppu

Allalaadimised. **iOS/Android/Chromebook**

Otsige oma seadme rakenduste poest SPARKvue.

PASCO Capstone

Windows/macOS

Minge aadressile pasco.com/capstone ja klõpsake siis nuppu Allalaadimised.

Kas teil on küsimusi?

Küsi PASCO globaalse teadushariduse partnerilt Eestist DIFI.NET OÜ ask@ste.education


+372 5551 5542

<https://oppelabor.ee>

Ühendage tarkvaraga


Märkus. Enne juhtmevaba pulsimooduli ühendamist tarkvaraga kinnitage moodul kas pulsisageduse harjutusrihma või pulsisageduse käepidemete külge. Mooduli sisselülitamiseks tuleb rihma kanda või käepidemeid hoida.

SPARKvue

1. Avage SPARKvue, seejärel klõpsake nuppu  **Sensor Data**. 2. Valige Polari moodul, mis vastab selle seadme ID-le.

3. Valige mõõdud, mida soovite kuvada.

4. Valige oma andmete kuvamiseks mall.

5. Klõpsake nuppu **Start**  andmete kogumise alustamiseks.

PASCO Capstone

1. Avage Capstone ja seejärel klõpsake **Hardware Setup** .

2. Valige Polari moodul, mis vastab selle seadme ID-le.

3. Klõpsake **suvandil Andmete kokkuvõte**, seejärel klõpsake ja lohistage mõõtmine kuvale, näiteks graafikule.

4. Andmete kogumise alustamiseks klõpsake nuppu **Salvesta**.

Aku vahetamine

1. Avage aku kaas väikese lameda otsaga tööriistaga.



2. Eemaldage vana aku akukaanest.

3. Sisestage uus patarei (CR2025) kaane sisse, negatiivne (-) pool väljapoole.

4. Joondage akukaane serv konnektori piluga ja vajutage aku kaas tagasi oma kohale. Peaksite kuulma plõksu.



Märkus. Ohutuse tagamiseks kasutage kindlasti CR2025 patareid.

Tarkvara abi

Lisateavet juhtmevaba pulsimooduli kasutamise kohta leiata PASCO Capstone'i ja SPARKvue spikrist.

SPARKvue

Klõpsake  ja valige Abi.

PASCO Capstone

Klõpsake menüüribal nuppu Abi ja seejärel valige PASCO Capstone'i spikker.

Tehniline abi

Selle või mõne muu PASCO tootega seotud abi saamiseks võtke ühendust PASCO tehnilise toega.

Telefon +372 5551 5542

Meil ask@ste.education

Reguleerivad õigusaktid Garantii, autoriõigused ja kaubamärgid

Piiratud garantii

Toote garantii kirjeldust leiate veebisaidilt www.pasco.com/legal lehelt Garantii ja tagastus.

Autoriõigus

See dokument on autoriõigusega kaitstud ja kõik õigused kaitstud. Mittetulundusühingutele antakse luba käesoleva juhendi mis tahes osa reprodutseerimiseks tingimusel, et reprodutseerimine kasutatakse ainult nende laborites ja klassiruumides ning neid ei müüda kasumi eesmärgil. Reprodutseerimine mis tahes muudel asjaoludel ilma PASCO teadusliku kirjalliku nõusolekuta on keelatud.

Kaubamärgid

PASCO ja PASCO science on ettevõtte PASCO science kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Kõik muud kaubamärgid, toodete või teenuste nimed on või võivad olla nende omanike kaubamärgid või teenusemärgid ning neid kasutatakse nende vastavate omanike toodete või teenuste tuvastamiseks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.pasco.com/legal.

Toote kasutusea lõpu kõrvaldamise juhised



Sellele elektroonikatootele kehtivad kõrvaldamise ja ringlussevõtu eeskirjad, mis on riigiti ja piirkonniti erinevad. Teie vastutate oma elektroonikaseadmete taaskasutamise eest vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja -eeskirjadele, et tagada nende ringlussevõtt viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Kui soovite teada saada, kuhu saate oma seadmejäätmed ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlus- või jäätmekäitlusteenistusega või toote ostukohaga.

Euroopa Liidu WEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment) sümbol ja tootel või selle pakendil viitavad sellele, et seda toodet ei tohi visata tavalisse jäätmemahutisse.

Aku kõrvaldamise juhised

Patareid sisaldavad kemikaale, mis vabanemisel võivad mõjutada keskkonda ja inimeste tervist. Patareid tuleb ringlussevõtuks eraldi koguda ja taaskasutada kohalikus ohtlike materjalide jäätmekäitluskohas, järgides teie riigi ja kohaliku omavalitsuse eeskirju. Et teada saada, kuhu saate oma kasutatud aku ringlussevõtuks ära anda, võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusteenistusega või toote esindajaga. Selles tootes kasutatav aku on tähistatud rahvusvaheliste sümbolitega, mis näitavad akude eraldi kogumise ja taaskasutamise vajadust.

FCC avaldus

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine toimub kahel järgmisel tingimusel: (1)

See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

CE avaldus

Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab kehtivate EL-i direktiivide olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.